

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

Делитель проб Vario 4/8



Vario 4/8 делитель проб на 4 или 8 проб

Для быстро сокращаемых лабораторных образцов. Бесступенчато регулируемое соотношение частей при делении, статическое распределение различных компонентов пробы.

Описание

Делитель проб Vario 4/8 является моделью для 4 или 8 проб из числа быстро сокращаемых лабораторных образцов. Прибор выпускается немецкой компанией Pfeuffer, которая уделила особое внимание цепочке оценки качества сельскохозяйственных зерновых культур при поставке. Vario 4/8 обеспечивает бесперебойную работу и качественное деление сборных проб, которые создаются после определенного количества точек отбора.

Применять данный прибор крайне просто. Для начала необходимо включить делитель проб Vario 4/8 и загрузить в него образец через приёмную воронку. Внутри устройства находится поворотная распределительная труба, которая проходит через 8 регулируемых отверстий.

Части пробы проходят по трубе и поочередно подаются в приёмные чаши. Если в процессе возникают излишки материала, то прибор проводит их через центр и собирает в отдельную

сборную ёмкость (необходимо предварительно установить). Если необходимости в емкости или самой емкости нет, то излишки могут быть удалены по пневматической системе транспортировки. Чтобы узнать соотношение деления, достаточно просто взглянуть на желтую шкалу, расположенную на лицевой стороне аппарата.

Делитель Vario 4/8 можно использовать для деления исходной пробы всего за 1 операцию. Для этого предварительно выбирается либо размер частичной пробы, либо фиксированное соотношение деления.

Устройство может быть оснащено встроенным электроприводом (позиционный цилиндр). Так его можно дополнить соответствующим ПО для ноутбука или персонального компьютера.

Особенности делителя проб на 4 или 8 проб Pfeuffer Vario 4/8 для лаборатории:

- Быстрый способ разделения проб на представительные образцы;
- Большая загрузочная воронка;
- Легкое применение;
- Подходит для деления исходной пробы за одну операцию;
- Желтая шкала на лицевой стороне делителя пробы;
- Бесступенчато регулируемое соотношение частей при делении;
- Модель для на 4 или 8 проб;
- Очень хорошее статическое распределение различных компонентов пробы.

Спецификация

Характеристика	Значение
Число проб	4 или 8
Напряжение, В, Гц	230, 50
Мощность, Вт	60
Габаритные размеры, мм	492 x 550 x 800
Вес, кг	72
Артикул	1745 0053

Аксессуары

Наименование	Артикул
Стандартная воронка Ø 48 мм	3331 0500

Расширительная воронка вместимостью до 8 кг	3331 0510
Воронка Ø 30 мм (9 кг/мин)	3331 0520
Раличные вставки в воронку	По запросу
Подвесные пластины из высококачественной стали для изменения соотношения деления	3331 0530
Приёмная чаша ПВХ, 2 л	3110 0050
Приёмная чаша из высококачественной стали, 2 л	3351 0500
Приёмная чаша из высококачественной стали, 3,5 л	3331 9015
Промежуточная чаша из высококачественной стали	1740 0081
Боковая воронка для модели Vario 2H	3321 4020
Мешалка для тяжелотекучих продуктов	1745 0065
Только для Vario 4/8: приёмная чаша из высококачественной стали, 2 л	3331 9010

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Бладивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Россия (495)268-04-70	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Казахстан (772)734-952-31	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	--	---	--