

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

Рифленый механический делитель проб



Из нержавеющей стали. Предназначен для гранул, муки или порошков.
Поставка в четырех размерах: 3, 5, 10 и 18 л. Три различных числа зазоров: 10, 18 и 34. Различная ширина зазоров: от 9,8 до 29,0 мм.

Описание

Рифленый делитель проб, который выпускает немецкая компания Pfeuffer, представляет собой механический делитель из нержавеющей стали. Данный прибор поставится в четырех

размерах — 3, 5, 10 и 18 литров. Помимо размеров, пользователь может выбрать необходимое число зазоров — 10, 18 или 34 с различной шириной зазоров от 9,8 до 29,0 мм.

Рифленый механический делитель проб Pfeuffer может быть применен для деления гранул, муки или порошков. Для того, чтобы это сделать, исходная проба заполняется в навешанную емкость и закрывается опрокидыванием. Отношение деления при этом составляет 50:50. В зависимости от модели для пробы, которая подлежит дальнейшему делению, следует переставить выдвижной ящик или же заполнить его содержимое в навешенной емкости. Далее следует повторить процедуру.

Максимальное количество пробы, число и ширина зазоров имеют прямую зависимость от поставляемых емкостей, которые представлены в нескольких типах.

Тип 1 оптимален для деления пополам исходного количества пробы. Он поставляется с двумя одинаковыми приемными емкостями.

Тип 2 имеет закрытую конструкцию и особенно подходит для многоступенчатого деления пылесодержащих проб, муки, гранул и порошков. Он поставляется с тремя одинаковыми приемными емкостями. У него есть дополнительный клапан, который открывается незадолго до высшей точки для предотвращения запыленности. Имеется навесная емкость с отверстием вставки, что позволяет производить быструю замену приемной емкости.

Тип 3 имеет дополнительный клапан для возможного использования с приемной емкостью или без нее.

Особенности рифленого механического делителя проб Pfeuffer для лаборатории:

- Корпус из нержавеющей стали;
- Поставляется в четырех размерах: 3, 5, 10 и 18 л;
- Три различных числа зазоров: 10, 18 и 34;
- Различная ширина зазоров: от 9,8 до 29,0 мм;
- Исходная проба заполняется в навешанную емкость и закрывается опрокидыванием;
- Отношение деления 50:50;
- Предназначен для гранул, муки или порошков.

Спецификация

Характеристика	Значение											
	3		3,5		5		10		18		34	
Максимальное количество пробы, л	3		3,5		5		10		18		34	
Тип ёмкости	1		2		1		1		3		3	
Число зазоров	10	18	18	34	18	34	10	18	10	18	18	34
Ширина зазора,	19,2	10,	19,1	9,8	19,	9,8	29	15,2	29	15,	28,	14,

ММ		3			1					2	2	5
Вес, кг	8	8,5	13	13,5	13	13,5	15	15,5	15	15,5	23,6	24
Артикул	17450020	17450021	17450023	17450024	17450022	17450019	17450025	17450026	17450018	17450027	17450028	17450029

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru