

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://pfeuffer.nt-rt.ru || prf@nt-rt.ru

Автоматический очиститель проб Sample

Auto Sample Cleaner

Анализ запасов, сортировка и взвешивание
Для широкого ассортимента зерен и семян

- С аспирацией и очистителем
- Самоочищающееся сортировочное сито с чистящими шариками
- Малозумная работа
- Сенсорный дисплей
- Встроенный принтер и выход по локальной сети



Функция

Автоматический очиститель проб взвешивает исходную пробу зерна или семян (примерно 1,5 литра) за один цикл, запускает очиститель проб SLN 3, выполняет удаление грубых волокон, открывает и закрывает днище для удаления грубых волокон, выполняет управляемую по времени очистку и автоматически взвешивает две фракции - Мелкое зерно и Качественное зерно (очищенная проба). Современное управляющее программное обеспечение показывает на дисплее полученные массы и соответствующие процентные соотношения. При необходимости результат можно распечатать сразу или позже. Результат складывается из потерь при очистке (отходы аспиратора, соломенного и песочного сита), а также качественного зерна и мелкого зерна. Взвешенные пробы можно передать в приемные лотки для дальнейшего анализа или высыпать в большой бункер для материала (объем около 90 литров). Панельный ПК сохраняет все результаты. Он имеет два USB-интерфейса для сканера штрих-кода, клавиатуры или USB-устройства хранения данных. Результаты можно экспортировать на USB-носитель данных для легкой обработки с помощью MS Excel®. Кроме того, панельный ПК имеет сетевое соединение (RJ45, LAN) для быстрой автоматической передачи результатов в систему управления товарами. Для работы автоматического очистителя проб требуется очиститель проб SLN 3. По желанию можно использовать пневматическую транспортную систему для



автоматического удаления проб.

На рисунках показан автоматический очиститель проб с очистителем проб SLN 3.

Технические параметры

Продукт	Напряжение	Мощность	Размеры	Вес	Номер артикула
Auto Sample Cleaner	230 В, 50 Гц	0,40 кВт	790x720x1650 мм	135 кг, без SLN 3	1740 0072

Оборудование

Оборудование	Номер артикула
Кювета для прогона проб	1740 0081
Рама для прободелителя Vario 2H	2350 0775
Сканер штрих-кодов	1920 0900